

掌上离心机说明书




技术参数

掌上离心机 5000	最高转速 [rpm] 5000 最大相对离心加速度 x g 1360
掌上离心机 7000	最高转速 [rpm] 7000 最大相对离心加速度 x g 2680
转子	1) 8x0.5/1.5/2.0ml Tubes 2) 16 x 0.2ml PCR tubes, 2x0.2ml PCR 8-tube Strip
运行方式	连续运行
驱动电机	直流电机
电源	单相 110V~240V, 50Hz/60Hz
噪音水平	≤45 dB
尺寸 [DxWxH mm]	160 x 170 x 122
重量 [kg]	0.5

转子安装

将转子与主轴对齐，垂直下按直至转子紧固在主轴上。

- 请使用双手安装/拆卸转子

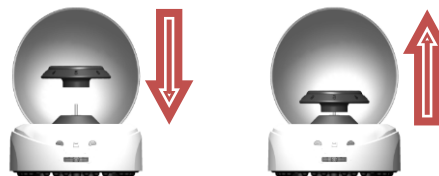

请仔细阅读说明书并在说明书的操作指导下安全使用本仪器。

操作

- 打开机器上盖，打开机器的电源开关
- 对称放置离心管
- 关闭机器上盖，转子开始旋转
- 关闭电源开关，转子逐渐停止旋转
- 转子完全停止后，打开机器上盖，取出样品

安全警示

本说明书对潜在的危險已经作了比较完整的提示，在操作本仪器前，请仔细阅读。

- 经过专业培训的人员才能操作本仪器
- 请不要使用本说明书未提到的任何方式操作该仪器
- 当转子仍在转动时，请不要用手触碰
- 在运行过程中出现任何奇怪噪音等异常现象，请马上停机，并与我服务中心联系

质保

整机和转子自交货之日起在正常使用和维护的情况下保修一年。特别注意，当转子已经腐蚀或疲劳损坏，请不要再使用。

售后服务

为了确保离心机安全高效地运行，需要定期维护。如果离心机出现问题，不要试图自己修复，请按与服务中心联系。